

# Contec PeridoxRTU

## Wasserstoffperoxid und Peressigsäure

Contec PeridoxRTU ist ein von der BPR und EPA zugelassenes Sporizid, mit dem bei bakteriellen und fungalen Sporen in weniger als 3 Minuten mehr als eine 3 log-Reduktion erzielt wird. Contec PeridoxRTU wird gebrauchsfertig als eine Mischung aus Wasserstoffperoxid und Peressigsäure geliefert, und ist wirksam gegen Bakterien, Pilze, Schimmel, Hefen und Sporen.

Die geschützte Formel für PeridoxRTU enthält Netzmittel für Reinigungseffizienz sowie Korrosionsinhibitoren für den Oberflächenschutz. PeridoxRTU kann zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen ohne Beeinträchtigung deren Funktionalität verwendet werden.

Contec PeridoxRTU wird in einer kontrollierten Umgebung gefiltert und abgefüllt. Das sterile Produkt wird mit einem Sterilitätssicherheitsfaktor von  $10^{-6}$  als steril validiert. Geliefert in Doppel- oder Einfachverpackung ist das Produkt für die einfache Zugänglichkeit zu pharmazeutischen Reinraumumgebungen konzipiert.

Erhältlich als 0,9 l Flasche mit Klappverschluss für kleine Bereiche oder in 3,78 l Behältern mit Schraubverschluss für das Tränken von Moppköpfen oder bei größerem Bedarf.

Contec PeridoxRTU Produkte, hat eine Unionszulassung vom ECHA-Ausschuss für Biozidprodukte erhalten. Alle Contec PeridoxRTU Produkte sind für den Verkauf in allen EU-Ländern und Großbritannien zugelassen. Die Zulassungsnummer für die Produktfamilie lautet EU-0023658-0000.








MERKMALE	VORTEILE
Patentiertere hyperaktive Chemie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die schnelle Wirksamkeit sorgt für Reduzierung der für Biodekontaminationen aufgewandten Zeit</li> <li>3 log-Reduktion bakterieller und fungaler Sporen innerhalb von 3 Minuten</li> </ul>
Validierte sterile Version verfügbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geeignet für Reinräume der Klasse A und B</li> </ul>
Ausgezeichnete Materialkompatibilität	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verursacht keine Schäden an Reinraummaterialien</li> </ul>
Doppelt/einfach verpackt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erleichtert den Transfer der Desinfektion in den Reinraum</li> </ul>
Klappverschluss auf 0,9 l	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eliminiert Tropfen, wodurch sich das Risiko des Einatmens reduziert</li> <li>Leichtes Auftragen auf ein Wischtuch oder ein Reinigungswerkzeug</li> </ul>

Wegen weiterer Informationen oder Anforderung eines Musters schicken Sie uns eine E-Mail unter [infoeu@contecinc.com](mailto:infoeu@contecinc.com) oder rufen Sie uns an: + 33 (0) 2 97 43 76 98.

Copyright © 2024 Contec, Inc. Alle Rechte vorbehalten. INT164 170424

### Spezifizierungen

- 0,23 % Peressigsäure und 4,4 % Wasserstoffperoxid
- Gebrauchsfertig mit 2 Jahre Verfallszeit
- Sterile option - 10<sup>-6</sup> validiert
- Steril - doppelt verpackt in Polyethylenbeuteln/Gefiltert - einfach verpackt in Polyethylenbeuteln (LDPE) 
- 0.9L Klappdeckel zum einfachen Auftragen auf ein Wischtuch, oder mit Deckel für größere Flächen (PP) 
- 0.9L & 3.78L Flaschen (HDPE) 
- 3.78L Kappe (PP) 
- Verpackt in Kartons aus Wellpappe (PAP) 
- Klappverschluss für das leichte Auftragen auf ein Wischtuch, oder mit Deckel für größere Bereiche
- Relevante Analyse- und Sterilitätszertifikate werden mit jeder Charge geliefert
- Vollständige Informationsunterlagen stehen auf Anfrage zur Verfügung

### Wirksamkeit

Test	Beschreibung	Keim-reduktion	Zeit	Test	Beschreibung	Keim-reduktion	Zeit
EN1276	<i>E. hirae</i>	>5.25	2 min	EN13704	<i>B. subtilis</i>	>3.39	3 min
EN1276	<i>S. aureus</i>	>5.39	2 min	EN13697	<i>C. albicans</i>	>4.43	3 min
EN1276	<i>P. aeruginosa</i>	>5.28	2 min	EN13697	<i>A. brasiliensis</i>	>4.47	3 min
EN1276	<i>E. coli</i>	>5.28	2 min	EN13697	<i>B. subtilis</i>	>3.69	3 min
EN1650	<i>A. brasiliensis</i>	>4.46	3 min	EN13697	<i>B. cereus</i>	>3.65	3 min
EN1650	<i>C. albicans</i>	>4.47	3 min				

Teile-Nr.	Beschreibung	Size	Verpackung
SBC0902PX	Contec Sterile PeridoxRTU Hydrogen Peroxide / Peracetic Acid, Klappverschluss	0.9L	6 flasche x kasten
SBC3702PX	Contec Sterile PeridoxRTU Hydrogen Peroxide / Peracetic Acid, mit Schraubverschluss	3.78L	4 flasche x kasten
FBC0902PX	Contec PeridoxRTU Hydrogen Peroxide / Peracetic Acid, Klappverschluss	0.9L	6 flasche x kasten
FBC3702PX	Contec PeridoxRTU Hydrogen Peroxide / Peracetic Acid, mit Schraubverschluss	3.78L	4 flasche x kasten



Verwenden Sie Biozide sicher. Lesen Sie vor Gebrauch immer zuerst das Etikett und die Produktinformationen.