

Contec Sterile Alkohole mit niedrigem Endotoxingehalt

70 % IPA oder denaturiertes Ethanol, gemischt mit WFI oder gereinigtem Wasser

Die Alkohole von Contec sind ein Gemisch aus 70 % v/v Isopropanol oder denaturiertem Ethanol mit 30 % Wasser für Injektionszwecke oder gereinigtem Wasser.

Das Alkoholgemisch wird in einem Reinraum der Klasse C (ISO Klasse 7) auf 0,2 Mikron filtriert und in Beutel abgefüllt. Dieses saubere Herstellungsverfahren in Kombination mit Wasser für Injektionszwecke garantiert, dass der Endotoxingehalt unter 0,25 EU/ml liegt.

Das von Contec hergestellte Ethanol ist nur mit IPA denaturiert, wodurch ein Produkt entsteht, das sehr geringe Rückstände hinterlässt.

Steriler Alkohol von Contec wurde durch ein validiertes Verfahren mit mindestens 25 kGy gammabestrahlt und so sterilisiert.

Das EU-BPR-Produktdossier von Contec für alle Produkte, die 70 % IPA enthalten, hat eine Unionszulassung vom ECHA-Ausschuss für Biozidprodukte erhalten. Alle IPA-Produkte von Contec sind für den Verkauf in allen EU-Ländern und Großbritannien zugelassen. Die Zulassungsnummer für die Produktfamilie lautet EU-0020460-0000.



Merkmale	Vorteile
Der garantierte Endotoxingehalt liegt bei weniger als 0,25 EU/ml	<ul style="list-style-type: none"> • Wodurch es ideal für Produktkontaktbereichen geeignet ist
Unter Luftstrom der Klasse A und in einem Reinraum der Klasse C auf 0,2 µm gefilter	<ul style="list-style-type: none"> • Achten Sie darauf, dass das Produkt frei von Kontaminationen und Partikeln ist
Keine Denaturierungsmittel außer IPA	<ul style="list-style-type: none"> • Vollständig rückstandsfrei
Zerstäuberflasche und geschlossenes "Bag-in-Bottle"-System	<ul style="list-style-type: none"> • Verhindert eine Kontamination des Flascheninhalts bei Gebrauch • Flaschen können vollständig geleert werden, wodurch kein Produkt verschwendet wird und während der Haltbarkeitsdauer entsorgt werden muss
Zerstäuberflasche kann auf Strahl oder Zerstäuber eingestellt werden	<ul style="list-style-type: none"> • Eine große Tröpfchengröße verringert das Risiko des Einatmens und bietet gute Flächenabdeckung
Dreifach/Doppelt verpackt in linear aufreißbarer Verpackung	<ul style="list-style-type: none"> • Jeder Beutel lässt sich selbst mit Handschuhen leicht öffnen • Ermöglicht eine Transferdesinfektion im Reinraum
Steril durch Gammabestrahlung	<ul style="list-style-type: none"> • Eignet sich für den Einsatz in Reinräumen der Klassen A und B

Um weitere Informationen oder Proben anzufordern, schreiben Sie bitte eine email an infoeu@contecinc.com oder wenden Sie sich telefonisch an +33 (0)2 97 43 76 98.

Copyright© 2024 Contec, Inc. All rights reserved. INT086 250724

Produktspezifikation

- 70 % v/v IPA oder denaturiertes Ethanol mit 30 % WFI oder gereinigtem Wasser.
- Weniger als 0,25 EU/ml
- Gebrauchsfertig mit einer Haltbarkeitsdauer von 3 Jahren
- Auf 0,2 Mikrometer filtriert
- Steril – mit mindestens 25 kGy bestrahlt
- Doppelt/dreifach verpackt in linearen Aufreißbeuteln aus Polyethylen (LDPE) 
- Manipulationssichere Kappen und Auslöser
- 5L Flaschen und Verschlüsse (HDPE) 
- Verpackt in Kartons aus Wellpappe (PAP) 
- Jeder Charge liegen Zertifikate über Analyse, Sterilität, Bestrahlung und quantitative Endotoxinwerte bei.
- Es werden thermoplastische Polymere verwendet, die eine gute Materialverträglichkeit mit Wasserstoffperoxid und HPV aufweisen.
- Vollständige unterstützende Dokumentationsinformationen, einschließlich Wirksamkeitsinformationen, sind auf Anfrage erhältlich.

Recycling-symbole



Wirksamkeit

Test	Beschreibung	Log-Reduktion	Zeit	Test	Beschreibung	Log-Reduktion	Zeit
EN1276	<i>E. hirae</i>	> 5.41	1 min	EN13697	<i>E. hirae</i>	> 6.59	1 min
EN1276	<i>S. aureus</i>	> 5.16	1 min	EN13697	<i>S. aureus</i>	> 6.72	1 min
EN1276	<i>P. aeruginosa</i>	> 5.06	1 min	EN13697	<i>P. aeruginosa</i>	> 5.84	1 min
EN1276	<i>E. coli</i>	> 5.41	1 min	EN13697	<i>E. coli</i>	> 6.71	1 min
EN1650	<i>A. brasiliensis</i>	< 3.34	3 min	EN13697	<i>C. albicans</i>	> 4.90	3 min
EN1650	<i>C. albicans</i>	> 4.90	3 min	EN1650	<i>A. brasiliensis</i>	3.92	7 min

Teile-Nr.	Beschreibung	Größe	Kartongröße
SBT0570IW	Contec Sterile IPA 70 % IPA in Wasser zur Injektion, Zerstäuberflasche, dreifach verpackt	0.5L	8 Flaschen x Karton
SBT170IW	Contec Sterile IPA 70 % IPA in Wasser zur Injektion, Zerstäuberflasche, dreifach verpackt	1L	6 Flaschen x Karton
SBC570I	Contec Sterile IPA 70 % IPA in gereinigtem Wasser, Schraubverschluss, doppelt verpackt	5L	2 Flaschen x Karton
SBT0570DEW	Contec Sterile denaturiertes Ethanol 70 % denaturiertes Ethanol in WFI, Zerstäuberflasche, dreifach verpackt	0.5L	8 Flaschen x Karton
SBT170DEW	Contec Sterile denaturiertes Ethanol 70 % denaturiertes Ethanol in WFI, Zerstäuberflasche, dreifach verpackt	1L	6 Flaschen x Karton
SBC570DE	Contec Steriles denaturiertes Ethanol 70 % denaturiertes Ethanol in gereinigtem Wasser, Schraubverschluss, doppelt verpackt	5L	2 Flaschen x Karton

Verwenden Sie Biozide sicher. Lesen Sie vor Gebrauch immer zuerst das Etikett und die Produktinformationen.